


N.º	Ref.	CONCEPTO	DESCRIPTION
1	030420-01	Manguera	Hose
2	030420-02	Arandela	Washer
3	030420-03	Tapa	Lid
4	030420-04	Válvula de aire	Air valve
5	030420-05	Junta	Gasket
6	030420-53	Mango inferior	Lower handle
7	030420-10	Cuerpo de la olla	Kettle body
8	030420-54	Asa inferior	Handle
9	030420-22	Tuerca válvula 1	Valve nut 1
10	030420-23	Tuerca manómetro	Manometer nut
11	030420-11	Manómetro	Manometer
12	030420-12	Válvula seguridad 1	Safe valve 1
13	030420-13	Junta cobre manómetro	Manometer cooper gasket
14	030420-14	Junta cobre válvula 1	Valve cooper gasket 1
15	030420-15	Muelle grande	Large spring
16	030420-16	Gatillo grande	Large trigger
17	030420-52	Mango superior	Upper handle
22	030420-41	Válvula seguridad 2	Safe valve 2
23	030420-38	Junta cobre válvula 2	Valve cooper gasket 2
24	030420-39	Tuerca válvula 2	Valve nut 2

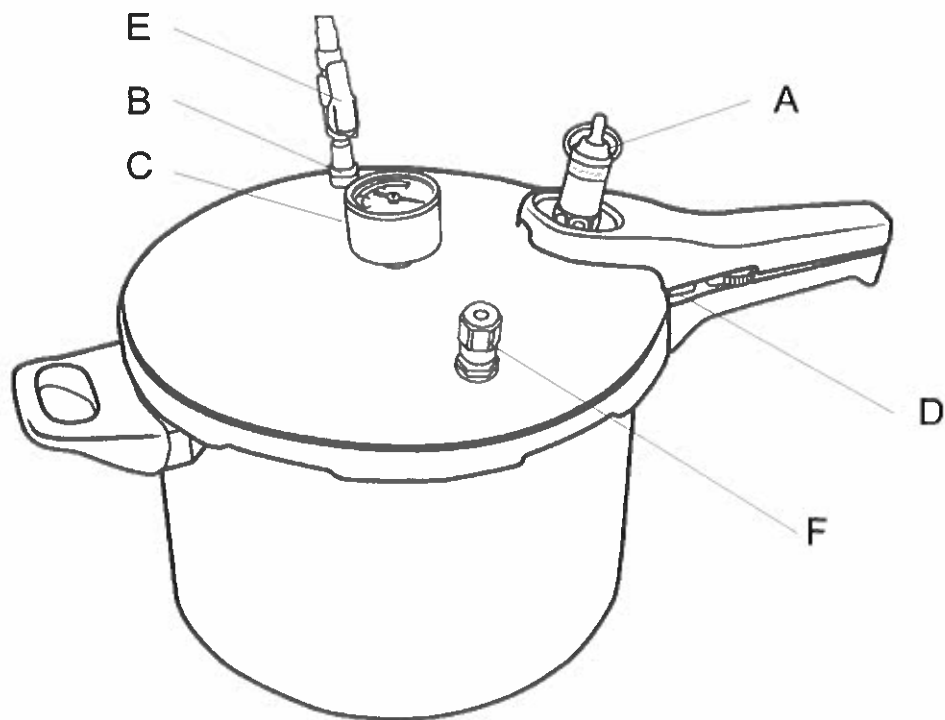

- A Válvula de seguridad 1
- B Entrada de aire
- C Manómetro
- D Corredera pestillo
- E Racor
- F Válvula de seguridad 2

- A Safety valve 1
- B Air inlet
- C Pressure gauge
- D Sliding bolt
- E Conector
- F Safety valve 2

- A Valve de sécurité 1
- B Arrivée d'air
- C Manomètre
- D Tirette à ressort pour le blocage du couvercle
- E Raccord
- F Valve de sécurité 2

- A Sicherheitsventil 1
- B Lufteintritt
- C Manometer
- D Schieberiegel
- E Anschlussstück
- F Sicherheitsventil 2

- A Válvula de segurança 1
- B Entrada de ar
- C Manómetro
- D Corrediça fecho
- E Junção
- F Válvula de segurança 2

- A Valvola di sicurezza 1
- B Entrata d'aria
- C Manometro
- D Chiusura scorrevole
- E Raccordo
- F Valvola di sicurezza 2